



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-tims.com.cn](http://www.real-tims.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，溶液型）

● 产品组成：

货号	名称	规格
TG180	10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，溶液型）	500 ml
	说明书	一份

● 产品简介：

10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液是可以用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液，用于蛋白变性电泳。本溶液为 10×浓缩液，使用前稀释成 1×即用型缓冲液使用。1×即用型 Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液组份浓度为：192 mM 甘氨酸，25 mM Tris，0.1% SDS，pH~8.3。

● 贮存和效期：

常温贮存，有效期 2 年。

● 使用说明：

1. 1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液配制：

原料	1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 配制量		
	500 ml	1 L	2 L
10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液(溶液型)	50ml	100 ml	200 ml
超纯水	450 ml	900 ml	1800 ml

3. 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。回收的电泳液可以重复使用 1-2 次，但为了取得最佳电泳效果，尽量使用新鲜配制的电泳液。本电泳缓冲液含有 SDS，不适用于非变性凝胶电泳。