



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-tims.com.cn](http://www.real-tims.com.cn)

E-mail: [real-times@vip.163.com](mailto:real-times@vip.163.com)

## TMB显色液(沉淀型, 组化或膜HRP显色用)

TMB Color Development Solution for IHC or Blotting

产品编号	产品名称	包装
TM1026	TMB显色液(沉淀型, 组化或膜HRP显色用)	100ml
-	说明书	一份

### ● 产品简介:

TMB, 即 3, 3',5',5'-Tetramethylbenzidine, 是辣根过氧化物酶 (HRP) 的常用底物。在辣根过氧化物酶或其他适当过氧化物酶的催化下, TMB 会产生蓝色产物。TMB 显色液 (沉淀型, 组化或膜HRP显色用) 采用最新的单一溶液的 TMB 显色技术, 用于 Western 或免疫组化等 HRP的显色检测, 简化了操作步骤, 并且使检测结果更加稳定可靠。本显色液具有高灵敏性, 与 HRP反应后产生蓝紫色沉淀, 沉淀吸附于印迹膜上, 不会脱落, 方便显色结果的保存和观察。

本试剂盒主要适用于免疫组化或原位杂交时HRP的显色检测, 以及Western、Southern、Northern等HRP的膜显色检测; 本显色液也可以用于原位检测细胞或组织内源性的过氧化物酶。由于产生的是沉淀型蓝色产物, 不适用于ELISA检测。

用于免疫组化检测时, 如果每个样品的显色液用量为0.1ml, 则可以检测1000个样品; 对于膜的显色检测, 如果每次使用2.5 ml显色液, 则可以检测40次。

### ● 保存条件:

2-8℃避光保存; 两年有效。

### ● 使用说明:

如果发现TMB显色液出现混浊或颜色变成蓝色, 应该停止使用。


#### 一. 免疫组化检测:

1. 参考免疫组化的实验步骤, 在与辣根过氧化物酶标记的抗体孵育后, 用适当洗涤液洗涤3-5次, 每次3-5分钟。
2. 洗涤完毕后, 去除洗涤液, 滴加约100微升TMB显色液。
3. 室温避光孵育3-30分钟或更长时间(可在湿盒中显色过夜), 直至显色至预期深浅。
4. 去除染色液, 加入重蒸水孵育10分钟以终止反应。
5. 拍照记录或适当封片后拍照记录。如果有必要, 可以使用中性红染色液进行复染后再进行拍照记录或适当封片后拍照记录。

#### 二. 膜的HRP显色检测:

1. 参考相应的实验步骤, 在与辣根过氧化物酶标记的抗体孵育后, 用适当洗涤液洗涤3-5次, 每次5分钟左右。
2. 洗涤完毕后, 去除洗涤液,
3. 滴加约适量TMB显色液充分覆盖膜。
4. 室温避光孵育3-30分钟或更长时间(可长达数小时), 直至显色至预期深浅。
5. 直接拍照记录。

● 实验示例:

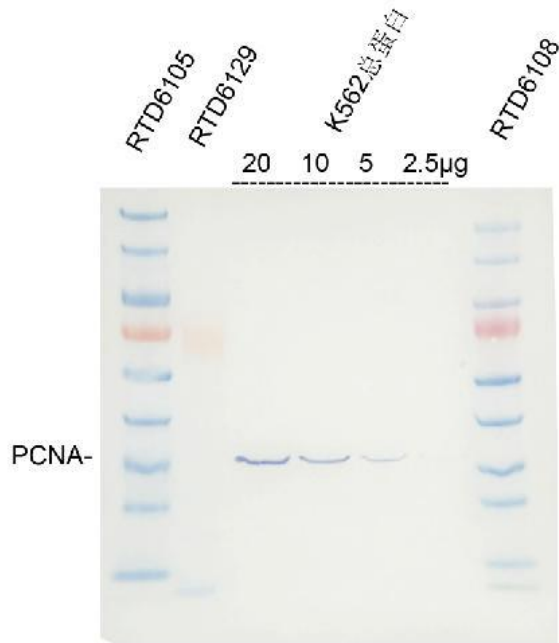

样品: K562细胞,SDS裂解液(Cat:RL1060)提取总蛋白;

电泳: 4-20%RealPAGE Tris-Glycine预制胶(Cat:RTD6117-0420)

转膜: RealBlot快速转膜液(Cat:RT5020),0.45μmPVDF膜, 400 mA 30 min

封闭: Western封闭液I (BSA) (Cat: WB1070) 常温封闭60min

一抗: Anti-PCNA抗体(鼠单抗) (Cat: APM5012) 1:5000 RT 60min

二抗: HRP标记羊抗鼠IgG (Cat: HGM1060) 1:5000 RT 60min

显色: TMB显色液(沉淀型, 组化或膜HRP显色用) (Cat: TM1026), 显色1分钟